

Manual de Exportación de Freezerworks

Índice

1.	Introducción.....	3
1.1.	Requerimientos del sistema.....	3
1.2.	Ingresando al sistema FW	3
1.3.	Pasos para la exportación de bases de datos del FW.....	5
1.4.	Proceso para abrir archivos exportados por FW en Excel.....	10

1. Introducción

El propósito de este Manual es facilitar al usuario la gestión del proceso de exportación de información del FW.

1.1. Requerimientos del sistema

a) Requerimientos de hardware:

- Computadora
- Conexión a Intranet


b) Requerimientos de Software:

- Freezerworks 2015 Ascent

1.2. Ingresando al sistema FW

Dentro de la computadora ingresar al ícono de Freezerworks 2015 Client

- Freezerworks 2015 Ascent

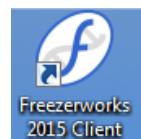

Inmediatamente el sistema le solicitará usuario y contraseña (*Ver imagen 1.0*), datos que serán custodiados por el área de Sistemas.



Imagen 1.0 Identificación de Usuarios


Una vez ingresando las claves de usuario, les mostrará la siguiente pantalla para seleccionar a los grupos de trabajo que se requiere consultar. (*Ver imagen 2.0*)

Ejemplo: ALL GROUPS



Imagen 2.0 Pantalla para seleccionar el grupo que deseas consultar.

Al ingresar al grupo les mostrará la siguiente pantalla con todas las opciones de FW.

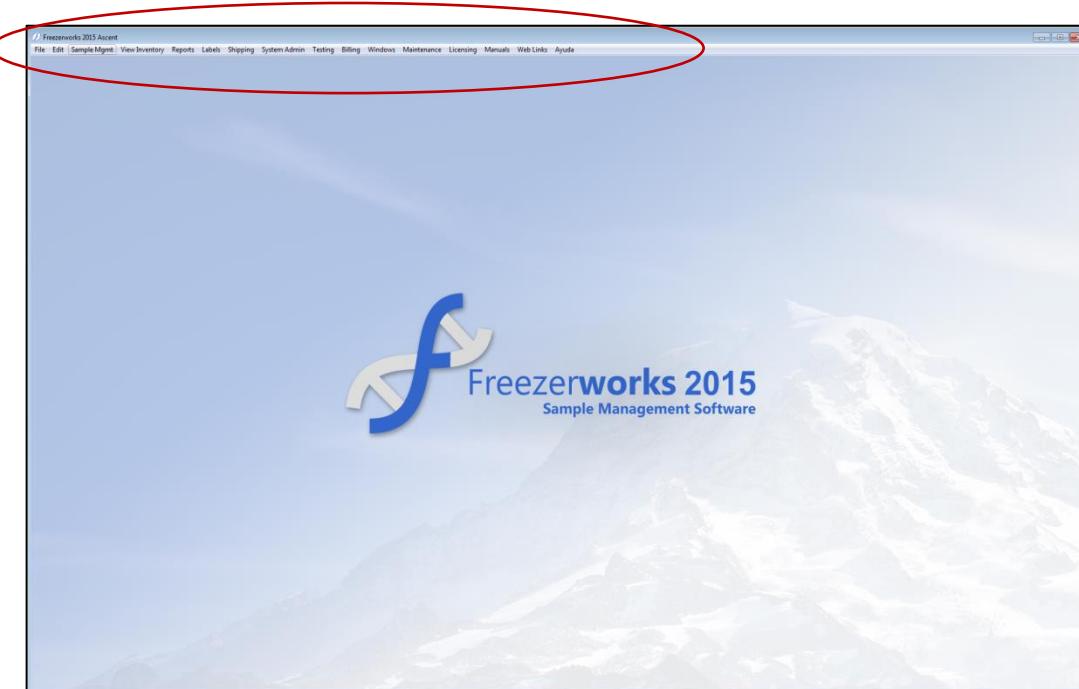


Las opciones con las que cuenta FW son:


- Sample Mgmt
- View Inventory
- Reports
- Labels
- Shipping
- System Admin
- Testing
- Windows
- Maintencance
- Licensing
- Web Links

1.3. Pasos para la exportación de bases de datos del FW.

a) Ingresar a la opción View Inventory> Search by location.

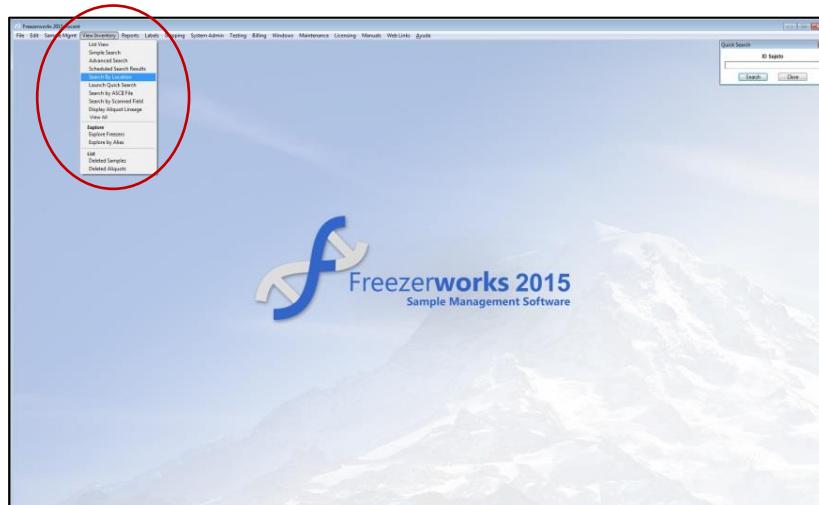

b) Seleccionar en la búsqueda el FW y la sección a consultar, dar clic en OK para ingresar a los registros.

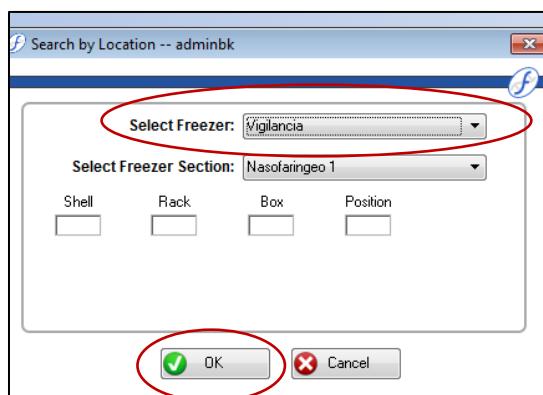

- c) Les mostrará la siguiente pantalla con los registros completos del FW seleccionado.

adminbk -- Original Selection of 2880 Aliquots

Freezerworks ID	Aliquot Number	Initial Amount	Current Amount	Thaws
104994	1	1.2	1.2	
104994	2	1.2	1.2	
104995	1	1.2	1.2	
104995	2	1.2	1.2	
104998	2	1.2	1.2	
104998	1	1.2	1.2	
104997	1	1.2	1.2	
104997	2	1.2	1.2	
104999	1	1.2	1.2	
104999	2	1.2	1.2	
105006	2	1.2	1.2	
105006	1	1.2	1.2	
105001	1	1.2	1.2	
105001	2	1.2	1.2	
105002	1	1.2	1.2	
105002	2	1.2	1.2	
105003	1	1.2	1.2	
105003	2	1.2	1.2	
105004	1	1.2	1.2	
105004	2	1.2	1.2	
105005	1	1.2	1.2	
105005	2	1.2	1.2	
105008	2	1.2	1.2	
105008	1	1.2	1.2	


- d) Una vez que se muestre la información del FW se debe ingresar al siguiente menú Reports>Export Data

Freezerworks 2013 Ascent


Reports

Freezerworks ID	Aliquot Number	Initial Amount	Current Amount	Thaws
104994	2	1.2	1.2	
104995	1	1.2	1.2	
104995	2	1.2	1.2	
104998	1	1.2	1.2	
104997	1	1.2	1.2	
104997	2	1.2	1.2	
104999	1	1.2	1.2	
104999	2	1.2	1.2	
105006	2	1.2	1.2	
105006	1	1.2	1.2	
105001	1	1.2	1.2	
105001	2	1.2	1.2	
105002	1	1.2	1.2	
105002	2	1.2	1.2	
105003	1	1.2	1.2	
105003	2	1.2	1.2	
105004	1	1.2	1.2	
105004	2	1.2	1.2	
105005	1	1.2	1.2	
105005	2	1.2	1.2	
105009	1	1.2	1.2	
105009	2	1.2	1.2	
105010	1	1.2	1.2	
105010	2	1.2	1.2	
105011	1	1.2	1.2	

- e) Seleccionar el formato de exportación predefinido. (Ejemplo Vigilancia Auditoria).
 Nota: En caso de necesitar un nuevo formato de exportación se puede dar de alta en el botón Add New y configurarlo con los datos que se requieran.
- f) Ingresar al formato dando doble clic sobre el nombre.

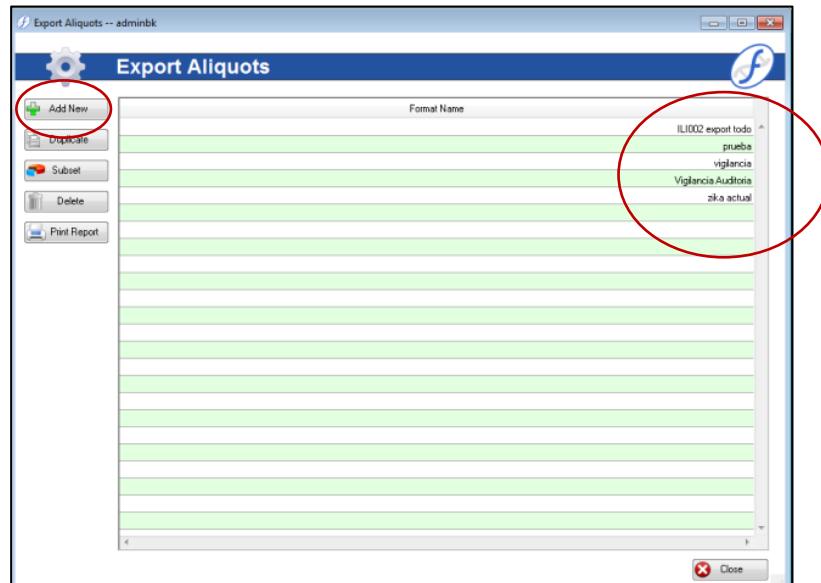

- g) Revisar los parámetros de exportación y seleccionar los términos de la consulta. (agregándolos de la sección 2 a la sección 3 con el botón insert>>)
Nota: Se pueden modificar los formatos de exportación de acuerdo a los términos que se desean obtener.

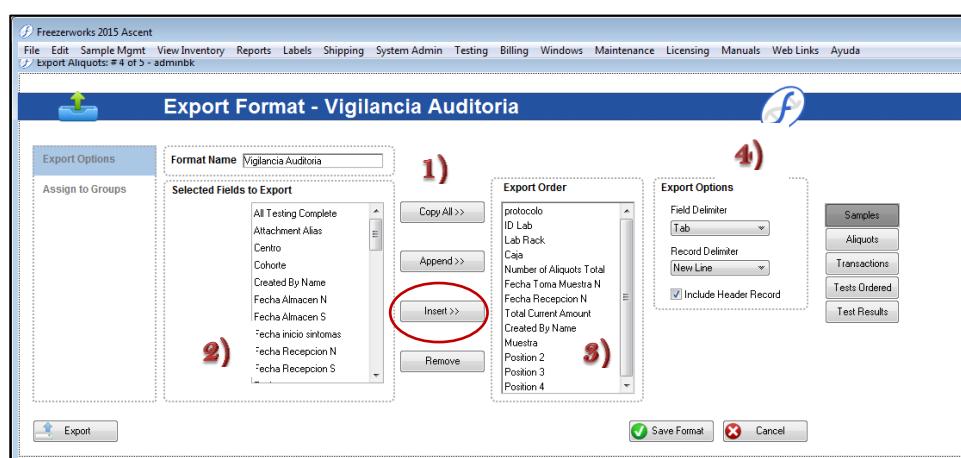


- 1) **Nombre del Formato:** Nombre con el que se guardara la plantilla de exportación.
- 2) **Selecciona los datos a exportar:** En este apartado se localizan todos los datos registrados en la base de datos de FW, están categorizados en muestras y alícuotas.
- 3) **Orden de Exportación:** Muestra el orden en que se exportaran los datos.
- 4) **Opciones de Exportación:** Tabuladores, Nuevas líneas, incluir cabeceras.


- h) Al validar que los parámetros de la plantilla son correctos es necesario dar un clic en el botón Exportar.




- i) Seleccionar la ruta y colocar el nombre al archivo de exportación:
Ejemplo: Nombre_DiaMesAño

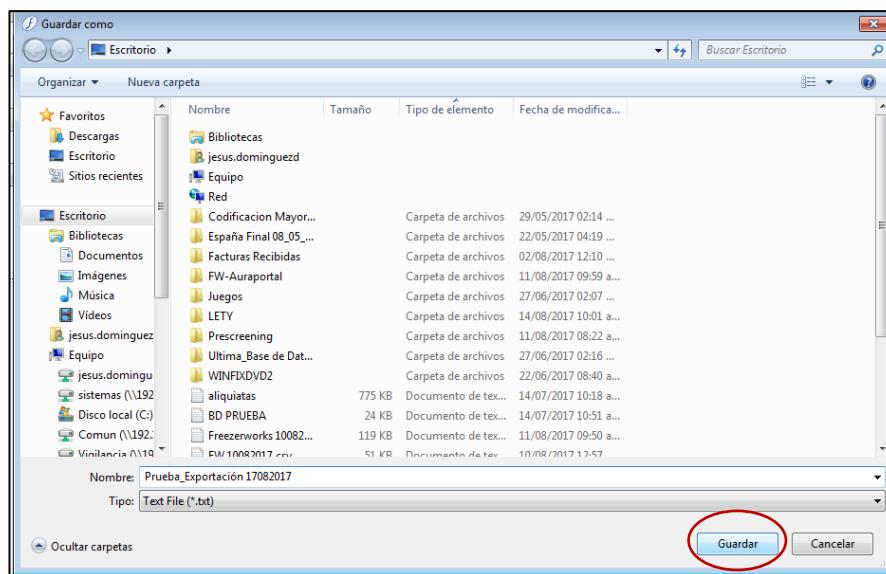

- j) Al guardar el formato el sistema comenzará el proceso de exportación a la ruta seleccionada en el punto i. (puede tardar unos minutos de acuerdo a el número de registros solicitados)

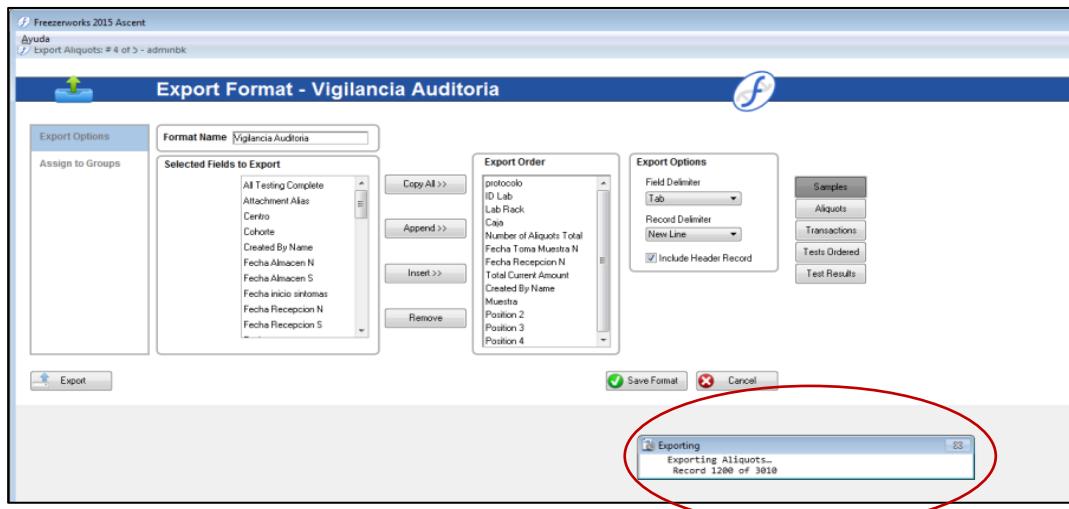


- k) Al terminar la exportación les mostrará el siguiente mensaje. (Export Complete)

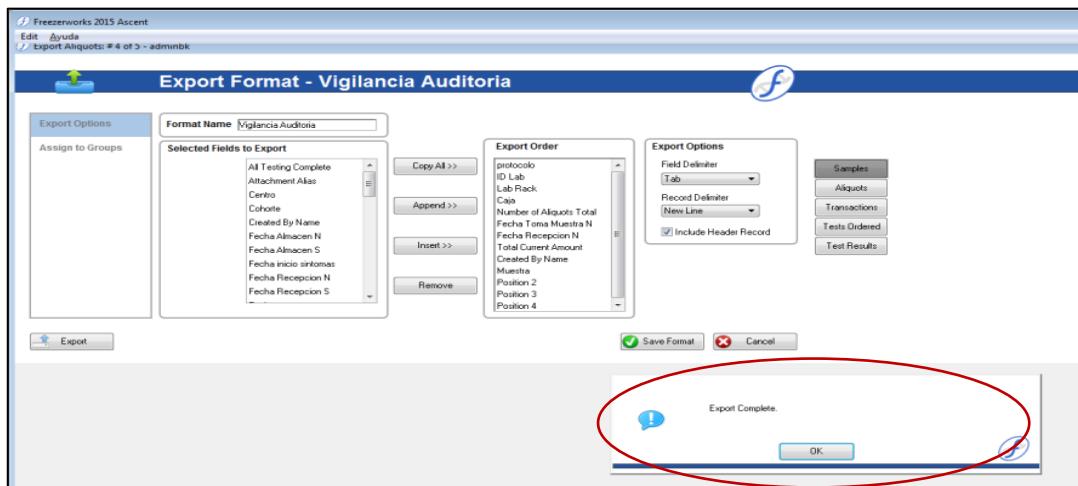


- l) Para guardar la plantilla de exportación es necesario dar un clic en el botón Save Format. (para continuas exportaciones utilizando el mismo formato).

1.4. Proceso para abrir archivos exportados por FW en Excel.


1. Buscar y Abrir Excel en la computadora.
2. Entrar al menú de Archivo y seleccionar abrir archivo.

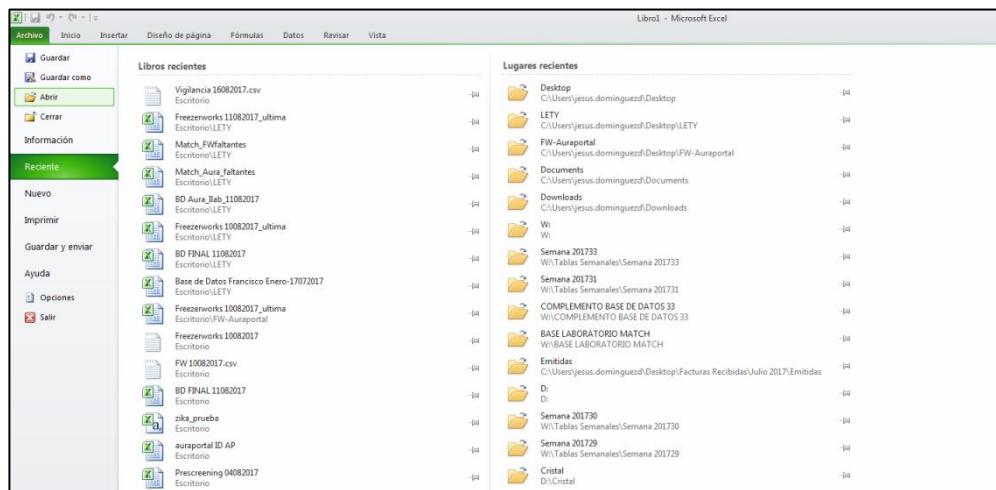

3. En ventana de búsqueda seleccionar la opción [todos los archivos](#) (esto con la finalidad de que les muestre el archivo exportado en formato .txt)
4. Abrir el archivo de exportación.

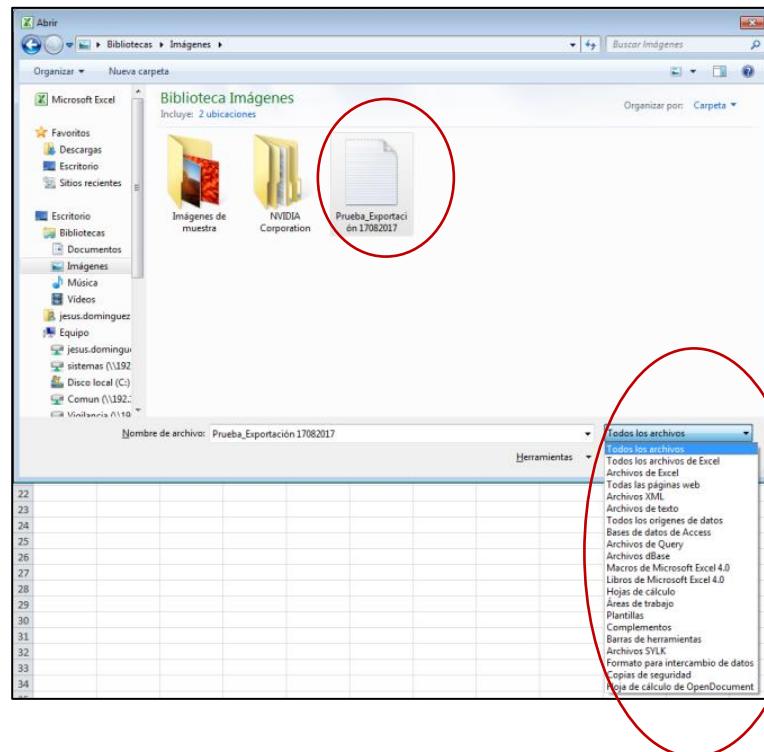

5. Les mostrará la siguiente configuración para importar la información en formato texto.
6. Dar clic en el botón finalizar para realizar la importación.

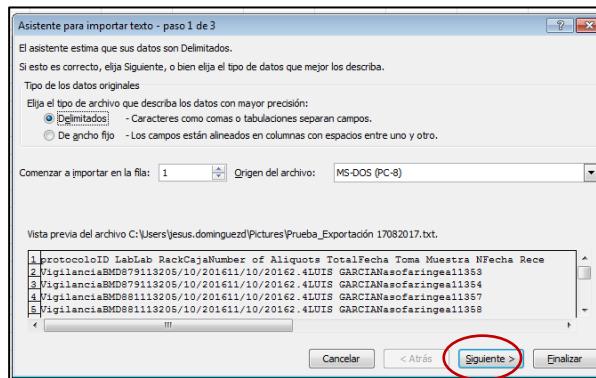

7. Les mostrará la información con los parámetros y datos configurados en la plantilla.

protocolo	Lab ID	Lab Rack	Caja	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1 Vigilancia	BMD879	1	13	2.	05/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	53											
2 Vigilancia	BMD879	1	13	2.	05/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	54											
3 Vigilancia	BMD881	1	13	2.	05/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	57											
4 Vigilancia	BMD881	1	13	2.	05/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	58											
5 Vigilancia	BMD899	1	13	2.	10/10/2016	10/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	74											
6 Vigilancia	BMD899	1	13	2.	10/10/2016	10/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	73											
7 Vigilancia	BMD882	1	13	2.	05/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	59											
8 Vigilancia	BMD892	1	13	2.	07/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	60											
9 Vigilancia	BMD900	1	13	2.	10/10/2016	10/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	75											
10 Vigilancia	BMD900	1	13	2.	10/10/2016	10/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	76											
11 Vigilancia	BMD909	1	13	2.	10/10/2016	10/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	9											
12 Vigilancia	BMD923	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	8											
13 Vigilancia	BMD923	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	77											
14 Vigilancia	BMD903	1	13	2.	10/10/2016	10/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	78											
15 Vigilancia	BMD903	1	13	2.	10/10/2016	10/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	81											
16 Vigilancia	BMD917	1	13	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	13	81											
17 Vigilancia	BMD917	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	1											
18 Vigilancia	BMD918	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	2											
19 Vigilancia	BMD918	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	3											
20 Vigilancia	BMD919	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	4											
21 Vigilancia	BMD919	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	5											
22 Vigilancia	BMD920	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	6											
23 Vigilancia	BMD920	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	7											
24 Vigilancia	BMD924	1	14	2.	10/10/2016	10/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	11											
25 Vigilancia	BMD925	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	10											
26 Vigilancia	BMD925	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	12											
27 Vigilancia	BMD925	1	14	2.	10/10/2016	11/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	13											
28 Vigilancia	BMD925	1	14	2.	12/10/2016	12/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	14											
29 Vigilancia	BMD932	1	14	2.	12/10/2016	12/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	15											
30 Vigilancia	BMD933	1	14	2.	12/10/2016	13/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	16											
31 Vigilancia	BMD933	1	14	2.	12/10/2016	13/10/2016	2.4	LUIS GARCIA Nasofaringe		1	14	17											

8. Guardar el archivo en formato tipo: Libro de Excel (para mantener el formato final). Archivo>Guardar Como> Nombre_AñoMesDía,

